

Merkblatt zum Einlegen der Dosimeterfilme in die Kassetten

Da die von Ihrer Einrichtung benutzten Dosimeterfilme beschädigt an uns zurückgeschickt wurden, geben wir Ihnen hier einen kurzen Hinweis, wie der Dosimeterfilm richtig in die Kassette einzulegen ist:



Nehmen Sie das Kassettenunterteil in die Hand und legen den Dosimeterfilm so ein, dass er im dafür vorgesehenen Rahmen liegt.


Legen Sie **niemals** den Dosimeterfilm in das Kassettenoberteil ein.



Nehmen Sie dann das Kassettenoberteil und legen es so auf das Unterteil, dass zuerst die obere Seite beider Teile einrastet.



Drücken Sie dann die untere Hälfte beider Kassettenteile zusammen, bis der Schließmechanismus einrastet.

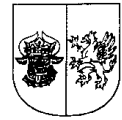

Versuchen Sie auf keinen Fall, zuerst die untere Seite der beiden Kassettenteile einrasten zu lassen und dann die Kassette ganz zu schließen! Dabei beschädigen Sie die Kassette oder den Dosimeterfilm!



Wenn Sie zuerst die untere Seite beider Teile zusammenfügen und dann versuchen, die Kassette vollständig zu schließen, brauchen Sie dazu viel Kraft. Meist wird dabei die Kassette so gekippt, dass der Dosimeterfilm aus dem Rahmen des Unterteils heraussrutscht und zwischen Ober- und Unterteil gequetscht wird!



Wenn Sie das Kassettenoberteil einfach flach auf das Unterteil legen und dann versuchen zuzudrücken, rastet nur die untere Seite ein. Dann müssen Sie viel Kraft aufwenden, um auch die obere Seite zu schließen. Im ungünstigsten Fall brechen dabei Teile des Schließmechanismus ab oder durch Drehen der Kassette rutscht der Dosimeterfilm aus dem Raster des Unterteils und wird gequetscht!



Legen Sie nicht das Kassettenunterteil auf den Tisch und versuchen dann, das Oberteil einfach draufzudrücken. Dabei rastet zuerst die untere Seite beider Hälften ein. Dann haben Sie das gleiche Problem wie in den beiden zuvor gezeigten Fällen. Nehmen Sie die Kassette zum Schließen in die Hand!

Mit freundlichen Grüßen - Ihre Messstelle!